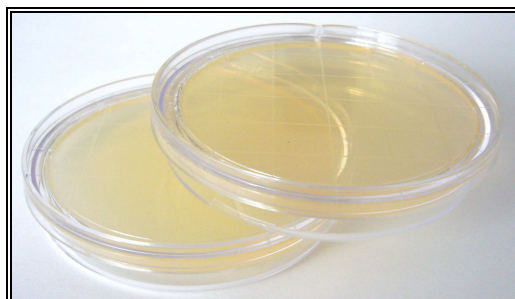

Rodac ConTact Test do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów**Nr katalogowy PR - 0090**

Płytki odciskowe (PR 0090) służą do kontroli zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni (np. stołów, sprzętu, ścian) metodą kontaktową oraz powietrza metodą sedymentacyjną.

Wielkość opakowania: 20 płytek

Powierzchnia kontaktowa płytki: około 25 cm²

**Sposób użycia:**

próbki (odciski) należy pobierać z suchych powierzchni.

1. Przed użyciem płytki doprowadzić do temperatury pokojowej.
2. Otworzyć płytkę nie dotykając palcami podłoża.
3. Podłoże docisnąć do badanej powierzchni na około 10 sekund.
4. Płytkę nakryć, opisać i inkubować w temperaturze 37°C±1°C do 48 godzin.
Inkubację płytek można prowadzić także w temperaturze pokojowej, jednak wzrost mikroorganizmów będzie opóźniony o kilka dni.
5. Odczytu dokonywać, co 24 godziny, licząc ilość otrzymanych kolonii (jedna kolonia odpowiada jednemu drobnoustrojowi na powierzchni badanej).
6. W przypadku kontroli skażenia mikrobiologicznego powietrza metodą sedymentacyjną, otwarte płytki pozostawić na około 60 minut.
Po tym czasie płytkę zamknąć i pozostawić jak w pkt 4) i 5).
Jeżeli w warunkach laminarnego przepływu powietrza wymagany jest dłuższy czas ekspozycji płytki niż 60 minut, należy zmieniać płytki co godzinę (wysuszenie powierzchni podłoża). Wynik kontroli stanowi sumę kolonii na płytkach eksponowanych w kolejnych godzinach.
7. Wynik podać w jtk na 1 cm² lub 100 cm² (w przypadku powierzchni) lub w 1 m³ (w przypadku powietrza).
Wynik zinterpretować zgodnie z wymogami placówki monitorującej.

Przechowywanie:

w temperaturze pokojowej (15-25°C) do daty przydatności podanej na opakowaniu.

Nie zamrażać. W przypadku otwarcia torebki foliowej, zabezpieczającej produkt, przechowywać w temperaturze 2-8°C i zużyć w ciągu 3 dni.

Środki ostrożności:

- wyłącznie do diagnostyki *in vitro*.
- do wykorzystania wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- z użytym materiałem obchodzić się jak z materiałem potencjalnie zakaźnym (po zakończeniu badań materiał należy zniszczyć metodą termiczną lub w inny sposób).

93-492 Łódź, ul. Bolesława 13

NIP 729-020-75-22

Regon 004329518

tel. [48] (42) 684-12-67; 680-91-47

tel./fax [48] (42) 680-03-67

e-mail: btl@btl.com.pl

Konto bankowe: Fortis Bank 83 1600 1143 0003 0604 1475 6001